

TopSpin académique

Gratuit pour les académiques, il est téléchargeable sur le site Bruker.com

<https://www.bruker.com/service/support-upgrades/software-downloads/nmr/free-topspin-processing/nmr-topspin-license-for-academia.html>

A. Vous devez au préalable créer un compte avec votre adresse professionnelle


1. Choisissez télécharger TopSpin pour Windows, Mac ou Linux

2. Installez sur l'ordinateur (il faut être administrateur)

Suivre les étapes en cliquant sur next

3. Ouvrez TopSpin

4. Une fenêtre s'ouvre car vous n'avez pas de licence. Vous devez en générer une en cliquant sur » Request a free Academic License »

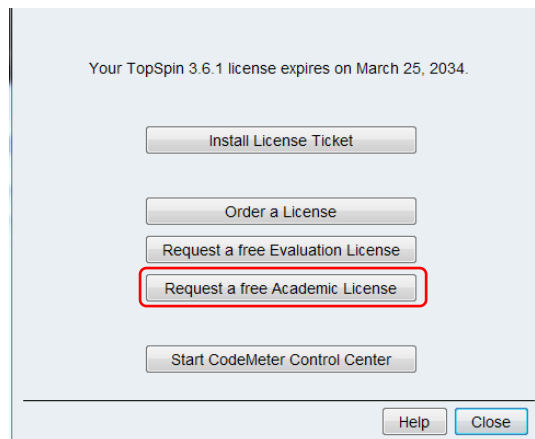


Nota : cette licence est valable 15 ans. Vous pourrez même la faire migrer si vous changez de PC (veillez à conserver le numéro du code). Procédure expliquée en B.

5. Vous devrez être connecté au site Bruker pour accéder à la page.

Cliquez sur « Request personal licence ticket now »
Un code de 20 caractères est généré, copiez le


6. Retournez sur la fenêtre d'ouverture de TopSpin et cliquez sur « Install License Ticket »

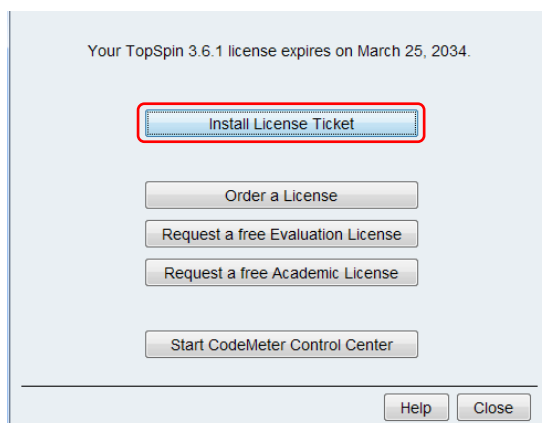

7. Collez le code et validez
8. Choisissez de l'installer sur un seul ordinateur et validez

B. Procédure permettant d'installer la licence 15 ans sur TopSpin académique déjà installé :

Ouvrez TopSpin et cliquez sur  et allez sur Bruker License

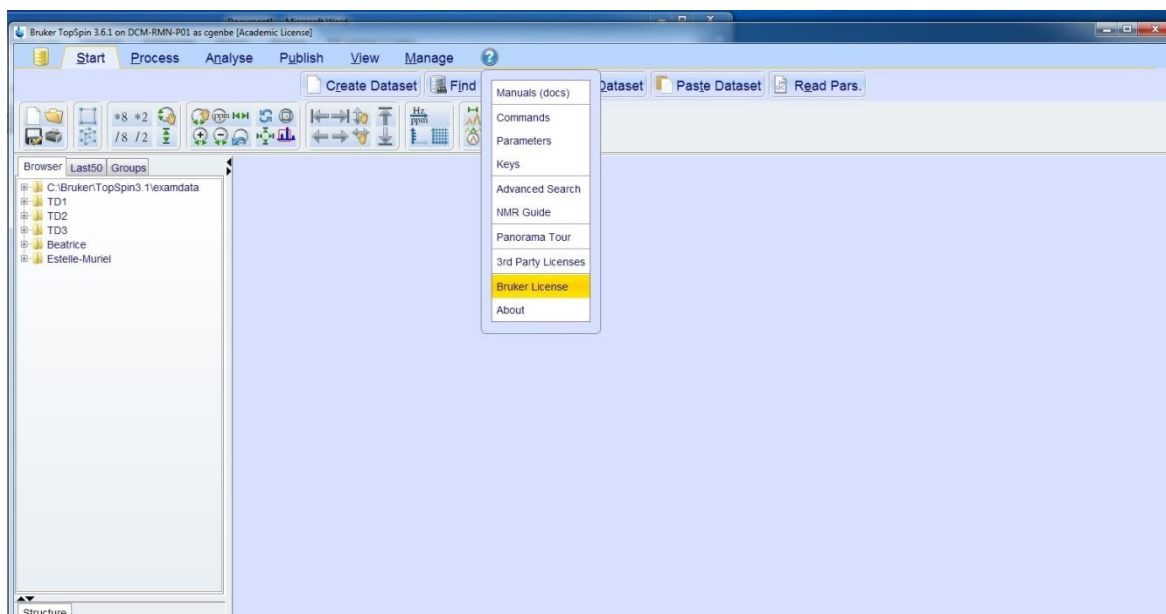

La fenêtre de la licence s'ouvre. Veuillez suivre la procédure depuis le 4.

C. Procédure permettant de faire migrer la licence sur une nouvelle machine :

Installez TopSpin sur l'ordinateur
Ouvrez TopSpin et suivre la procédure depuis le 6.